



Цифровые камеры для микроскопов



ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ
**DIGITAL SIGHT
СЕРИЯ**

Две 16,25-мегапиксельных CMOS матрицы высокого разрешения для микроскопии

Линейка цифровых камер для микроскопии серии Digital Sight компании Nikon пополнилась двумя CMOS-камерами формата FX: цветной цифровой камерой DS-Ri2 и монохромной цифровой камерой DS-Qi.2. CMOS матрицы, имеющие высокую плотность пикселей и большое поле зрения наряду с высокой скоростью передачи данных через USB 3.0, обеспечивают высокую скорость съемки и формирование изображений с высоким разрешением.




CMOS матрицы с большим полем зрения

Компания Nikon производит CMOS матрицы и технологии формирования изображений для профессиональных DSLR-камер. Эти матрицы Nikon оптимизированы для использования в микроскопии.


DS-Qi2

Ключевыми характеристиками монохромной камеры DS-Qi2 является высокая плотность пикселей, высокая чувствительность и низкий уровень шума.

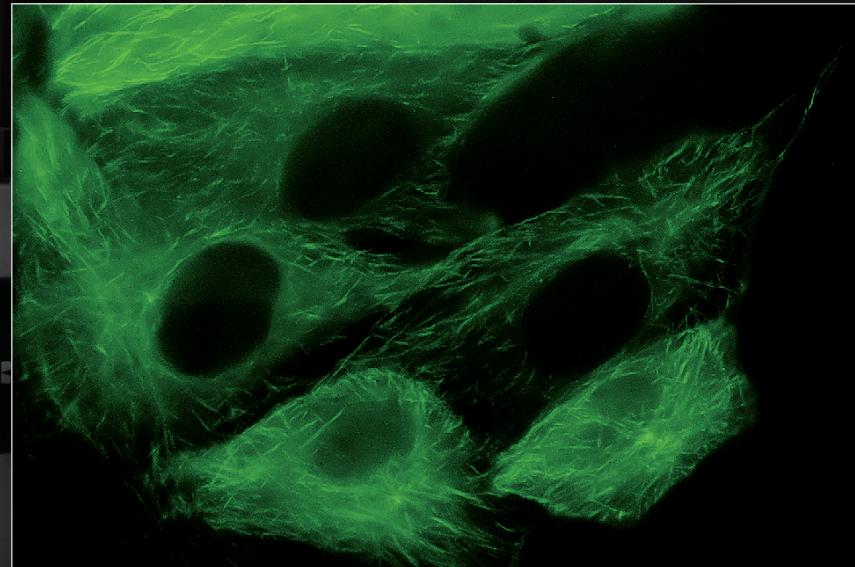


DS-Ri2

Благодаря 16,25 мегапикселям (без интерполяции) и точной цветопередаче, камера DS-Ri2 стала отличным инструментом для воссоздания цвета на снимках, такого, как его воспринимает глаз человека.

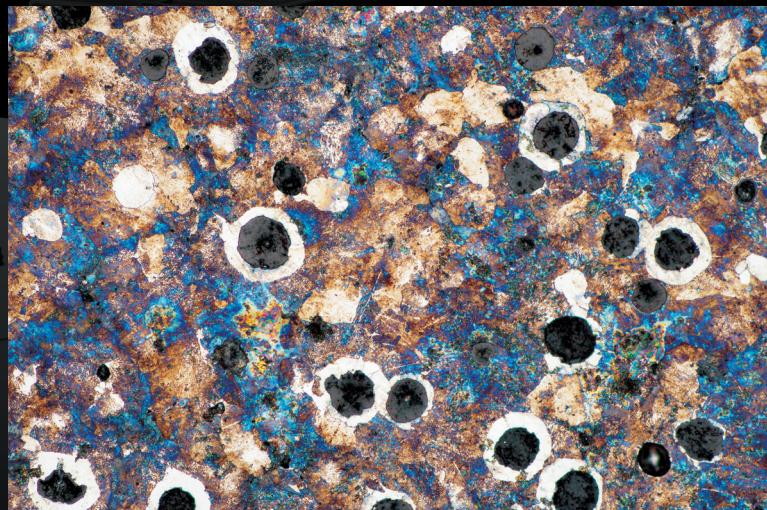

Ковкий чугун (объектив: TU Plan Fluor 20x)

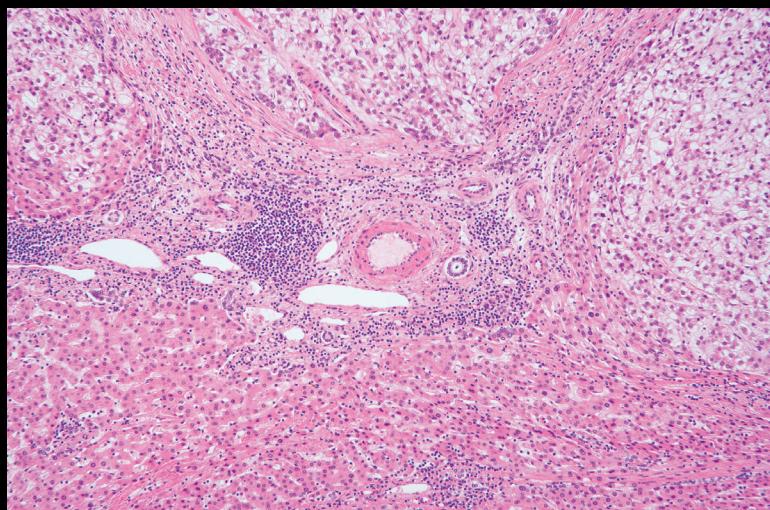


Ткани печени: окрашивание гематоксилином (объектив: CFI Plan Apochromat λ10x)
Фотография представлена с разрешения Казухиро Мураока (Kazuhiko Muraoka), Отдел фотографирования, Женский медицинский университет, Токио.

Быстрая фиксация цветных изображений со сверхвысоким разрешением однократным нажатием кнопки

Цифровая камера

DS-Ri2

16,25 мегапикселей
Цветная
С высоким разрешением

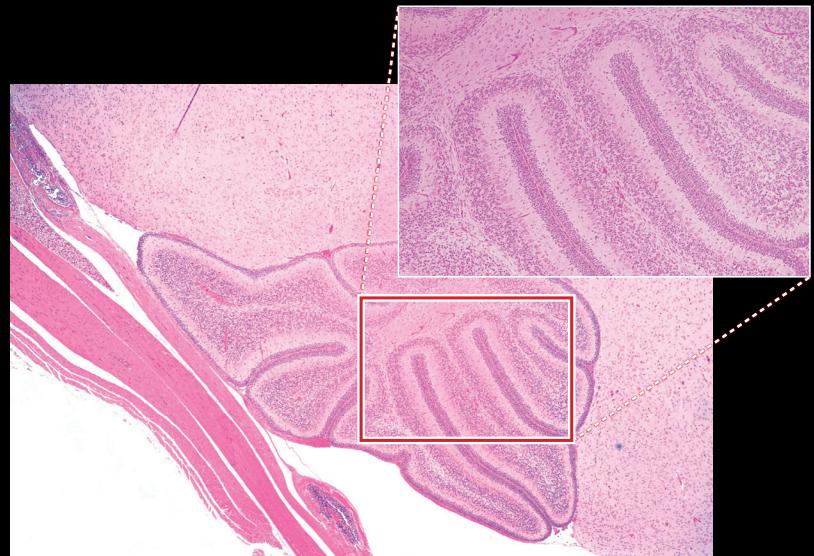

Сагиттальный разрез мозжечка мыши: окрашивание гематоксилином (объектив: CFI Plan Apochromat λ 4x)

Изображения с высоким разрешением

16,25 мегапиксельные CMOS матрицы для высококачественных изображений


Серия DS позволяет осуществлять мгновенную фиксацию изображения однократным нажатием и быстрое его сохранение с высоким разрешением, например, 4908 x 3264 пикселей, без сдвига или пошагового совмещения пикселей.

Такая плотность пикселей идеально подходит для микрофотографирования тончайших структур в биологических или промышленных образцах при малых или больших увеличениях.


Фотографирование с использованием микроскопа натуральных цветовых оттенков

Компания Nikon является лидером в разработке алгоритмов воспроизведения оттенков цвета, таких, как их воспринимает человеческий глаз

Процесс обработки изображений в камерах серии DS основан на обширных данных, накопленных на протяжении многих лет развития цветных цифровых камер для микроскопии, результатом чего является идеальная цветопередача.

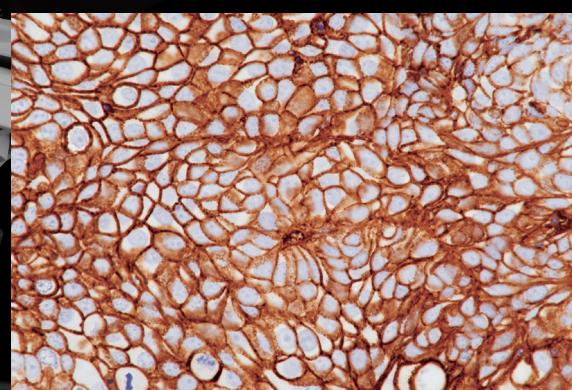


Раковая клетка поджелудочной железы, иммунное окрашивание NGFR¹ (объектив: CFI Plan Apochromat λ 40x)

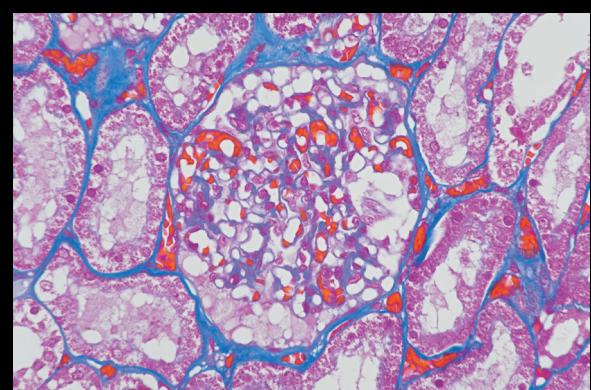

Гломерула почки человека, окрашивание азаном² (объектив: CFI Plan Apochromat λ 40x)

*1, *2 Фотографии представлены с разрешения д-ра Атсуши Фурухата (Atsushi Furuhata) и Нориоши Суюши (Noriyoshi Sueyoshi), помощника генерального директора, Лаборатория морфологии и анализа изображения, Центр биомедицинских исследований

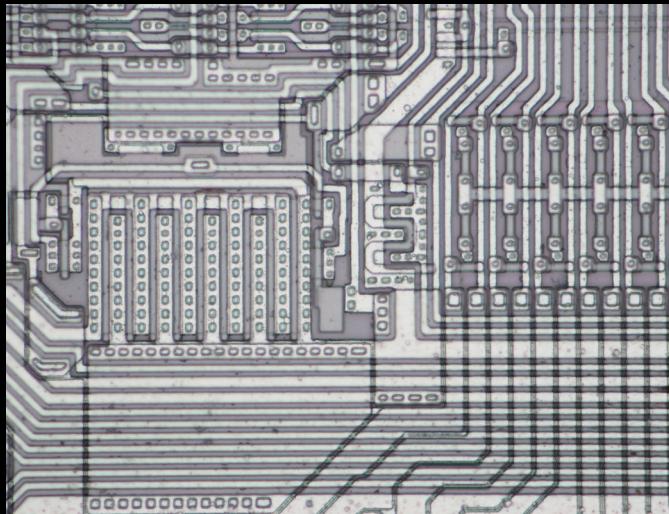

Полупроводники (полупроводниковая пластина)
(объектив: TU Plan Fluor 20x)

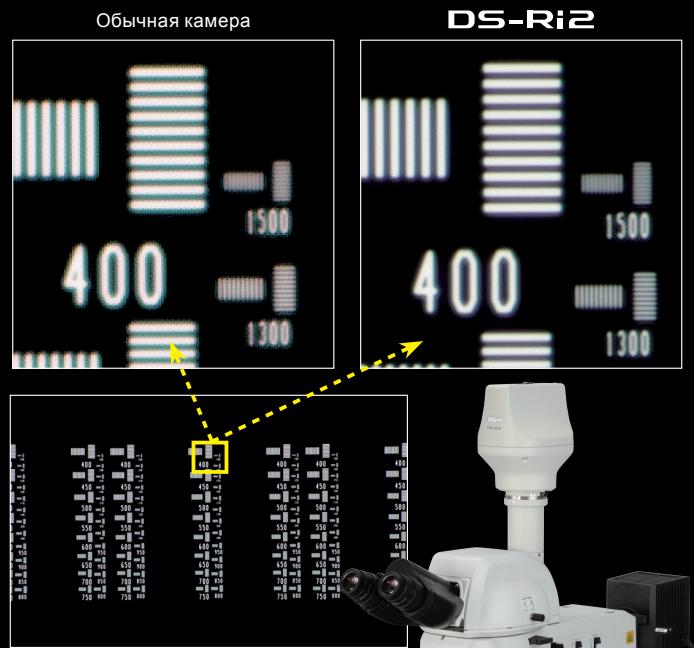


Таблица для определения разрешения
(объектив: TU Plan Fluor 20x)



Высокоскоростной дисплей



Высокоскоростной дисплей подходит даже для прямой передачи изображений формата Supra-HDTV

Камера DS-Ri2 может отображать 4908x3264 пиксельные изображения с частотой 6 кадров в секунду или 1636x1088 пиксельные изображения с частотой 45 кадров в секунду.

Такая скорость существенно облегчает фокусировку.

Пример комбинации
с промышленным
микроскопом
LV100ND

Полупроводники (полупроводниковая пластина)
(объектив: TU Plan Fluor 5x)
1636x1088 пикселей: время
выдержки 100 мкс

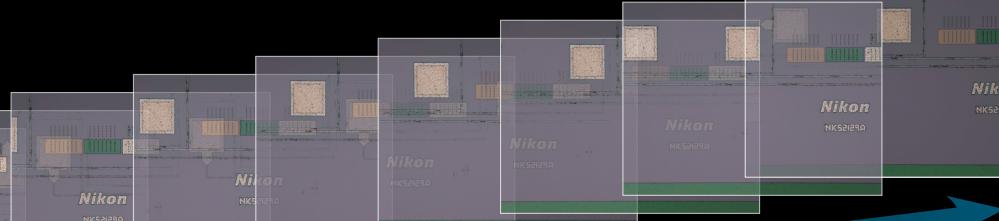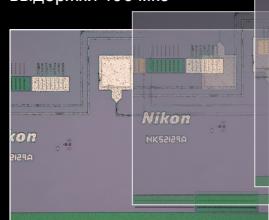

Высокая чувствительность и низкий уровень шума

Захват флуоресцентного изображения при высоком соотношении сигнал/шум

Настройки чувствительности, которые соответствуют требованиям ISO200 и ISO12800, позволяют захватить яркие флуоресцентные цветные изображения.

Трансгенные нематоды с помеченными клетками в нейронах и EGFP в стенках мышечной ткани.

Фотографии представлены с разрешения д-ра Кейко Гендо-Андо (Keiko Gengyo-Ando) и Хуничи Накай (Junichi Nakai), Институт научного исследования мозга, Университет Сайтама.




Функция захвата слабо флуоресцирующих изображений и большое поле зрения

Монохромная камера для микроскопа

DS-Qi2

16,25 мегапикселей
Монохромная
Охлаждаемая

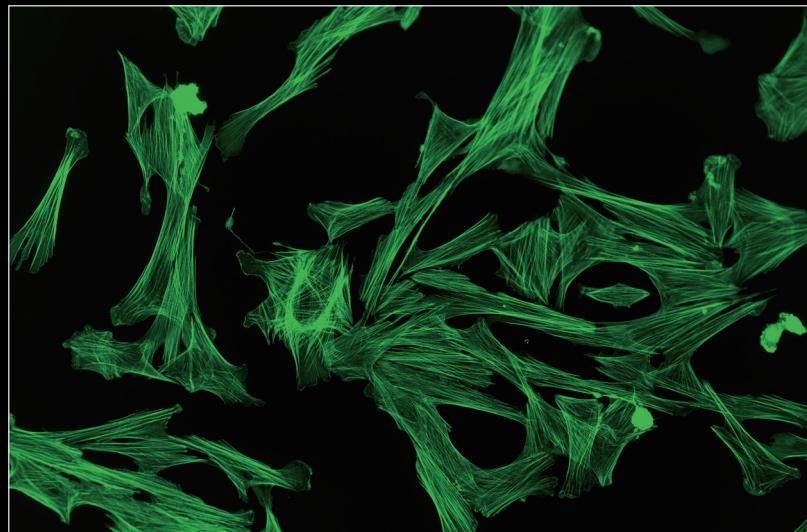


Клетки фибробластомы кожи индийского оленя, цитоскелет F-актина, помеченный Alexa Fluor 488
Фотография представлена с разрешения Майкла Дэвидсона (Michael Davidson) и Университета штата Флорида.

Высокая чувствительность

Детектирование даже слабого флуоресцентного свечения

Размер пикселя 7,3 мкм, высокая квантовая эффективность и очень низкий уровень шума позволяют камере DS-Qi2 детектировать даже очень слабые флуоресцентные сигналы.

DS-Qi2 / Квантовая эффективность

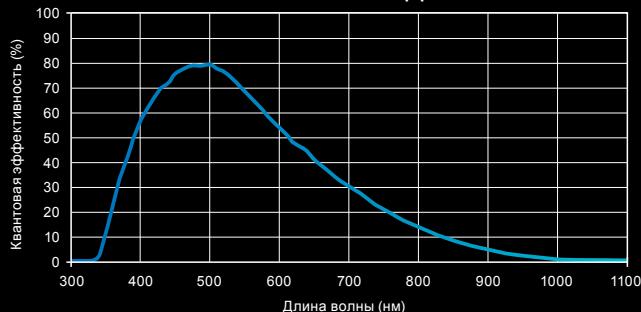

Низкий уровень шума

Захват слабых флуоресцентных сигналов при низком уровне шума

Величина электронного шума 2.2 вместе с большой полной емкостью и величина темнового тока 0,6 обеспечивают получение 14-битных флуоресцентных изображений с низким уровнем шума.

Изображение клеток LLC-PK1, экспрессирующих тубулин GFP-EB3, получено с низким уровнем шума. Высокая линейность дает возможность получить одновременно изображения самых ярких и тусклых участков.

Фотография представлена с разрешения Майкла Дэвидсона (Michael Davidson), Национальная лаборатория сильного магнитного поля, Университет штата Флорида

Замечательная линейность



Возможность надежного количественного анализа



С погрешностью линейности $\pm 1\%$ камера DS-Qi2 является идеальным инструментом для измерения интенсивности во флуоресцентных образцах, включая измерения с течением времени и радиометрические измерения.

Высокая частота кадров

Быстрое фокусирование даже на флуоресцентных изображениях

Оснащенная высокочувствительной CMOS матрицей и передачей данных через USB 3.0, камера DS-Qi2 имеет возможность фиксировать «живые» изображения и захватывать изображения со скоростью до 45 кадров в секунду (1636x1088 пикселей).

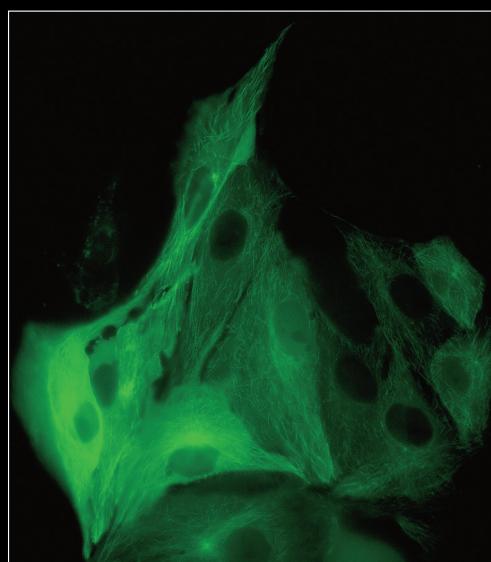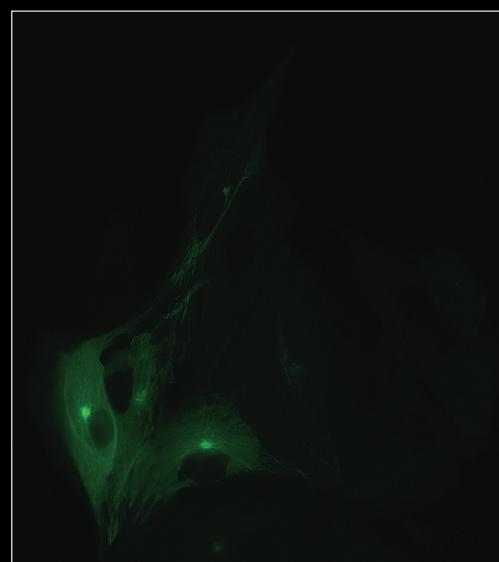

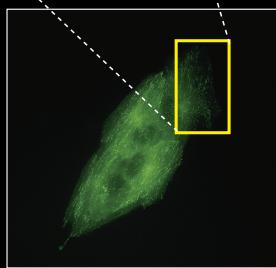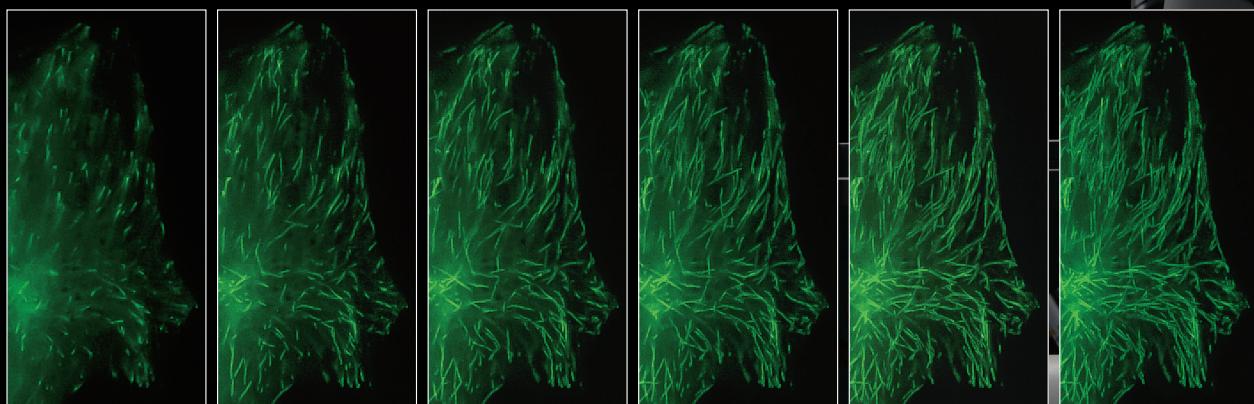

Снимки с временным разрешением (раз в 1 секунду) клеток LLC-PK1 с тубулином GFP-EB3. Каждый снимок представляет собой максимальную интенсивность проекции съемки с временным разрешением, позволяя визуализировать белок, расположенный на положительных концах микротрубочек и проследить траекторию ее пути.

Камера DS-Qi2 захватывает очень большое поле зрения, но по-прежнему способна передавать изображения мельчайших деталей, как это показано на этой последовательности кадров, снятых в режиме временного разрешения на большом поле зрения.

Объектив: CFI Plan Apochromat λ60x oil/NA:1,4.

Фотография представлена с разрешения Майкла Дэвидсона (Michael Davidson),


Национальная лаборатория сильного магнитного поля,

Университет штата Флорида.

Фотосъемка с разрешением по времени

Съемка флуоресцентных изображений с временным разрешением через интеграцию с программным обеспечением NIS-Elements

При большом поле зрения, высокой пиксельной плотности и низком уровне шума камера DS-Qi2 идеально подходит для визуализации объектов с временным разрешением.

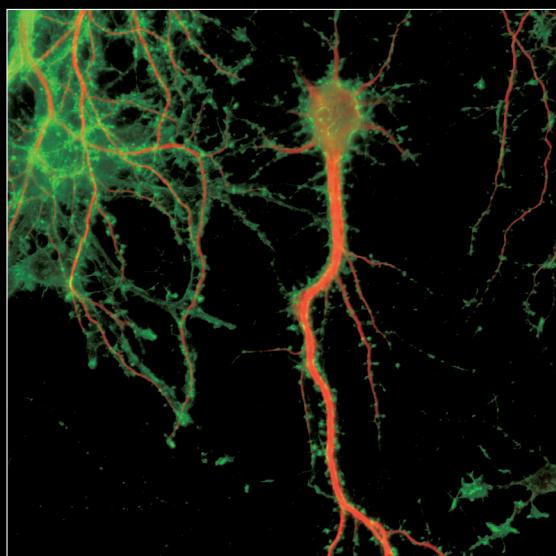

▲ Первичная культура нейронов у крысы.
Дендрон помечен MAP-2 (красный цвет) и актин (цитоскелет) помечен фаллоидином (зеленый цвет).

► Снимки клеток LLC-PK1 экспрессирующих тубулин GFP-EB3 (зеленый цвет) и гистоны с меткой H2B (красный цвет) иллюстрируют большое поле зрения камеры DS-Qi2.
Фотография представлена с разрешения Майкла Дэвидсона (Michael Davidson), Национальная лаборатория сильного магнитного поля,
Университет штата Флорида.




Камера для микроскопа **DS-Fi3**



5,9 мега-
пикселей

Цветная


С высоким
разрешением

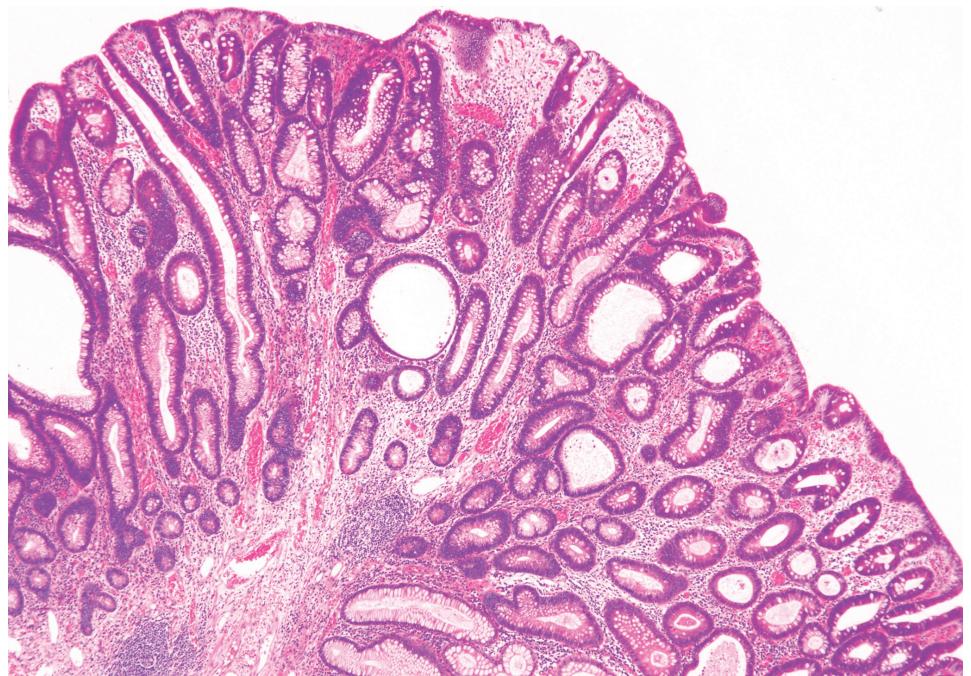

Тубулярная аденома, окрашивание гематоксилином (объектив: CFI Plan Apochromat λ4x)
Фотография предоставлена с разрешения д-ра Ясунори Охта (Yasunori Ohta), Отдел патологии, Больница
IMSUT, Институт медицинских наук, Университет Токио.

Снимки с высоким разрешением

С помощью 5,9-мегапиксельной CMOS матрицы можно получать снимки высокого разрешения. Передача данных через USB 3.0 обеспечивает быстрое фокусирование и захват изображений при высоком разрешении для любых методов наблюдения, таких, как светлое поле, дифференциально-интерференционном контроле и фазовом контроле.

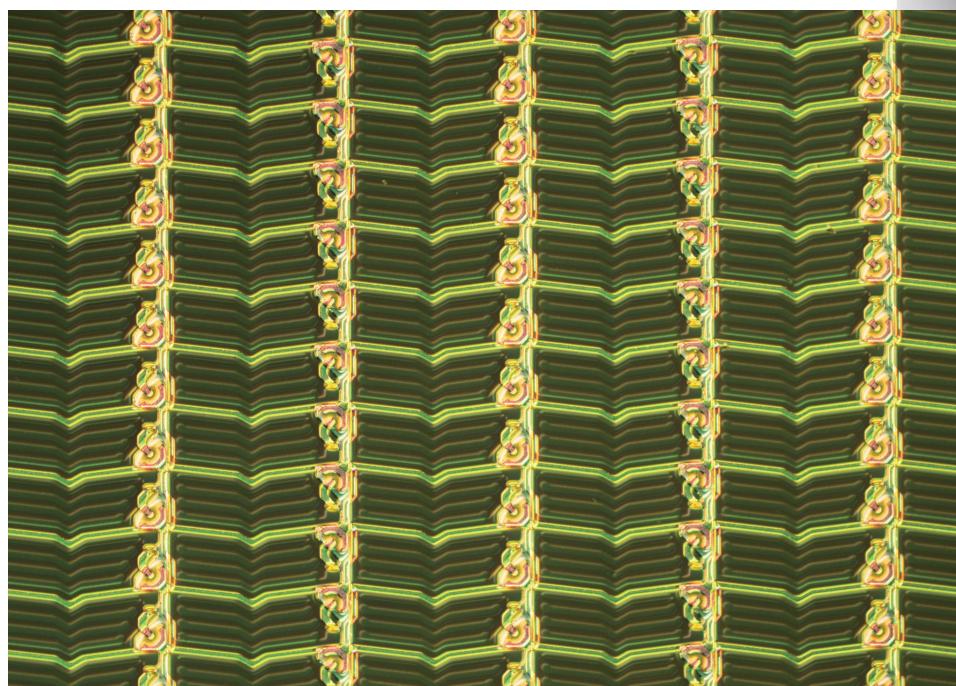

Жидкокристаллическая панель
(Объектив: TU Plan Fluor 10x)


Спецификации

Цифровая камера

Название модели	DS-Fi3	DS-Ri2	DS-Qi2
Матрица	1/1,8 дюйма Цветная CMOS матрица Размер: 6,91 x 4,92 мм	Nikon, формат FX Цветная CMOS матрица Размер: 36,0 x 23,9 мм	Nikon, формат FX Монохромная CMOS матрица Размер: 36,0 x 23,9 мм
Записываемые пиксели	Все пиксели: 2880x2048 2 вертикальных и 2 горизонтальных пикселя в среднем: 1440x1024	Все пиксели: 4908x3264 3x3 пикселя в среднем: 1636x1088	
Оправа объектива	Объективы с креплением типа C-mount	Объективы с креплением типа F-mount	
Метод охлаждения	–	–	Электронное охлаждение
Чувствительность по ISO (рекомендованный коэффициент экспозиции)	Стандарт: см. требования ISO 50 (выборочно от ISO 50 до ISO 3200)	Стандарт: см. требования ISO 200 (выборочно от ISO 200 до ISO 12800)	Стандарт: см. требования ISO 800 (выборочно от ISO 800 до ISO 51200)
Квантовая эффективность	–	–	77%
Полная емкость пикселя	–	–	60000e (-тип.)
Уровень шума при выводе изображения на дисплей	–	–	2,2e (-тип.)
Темновой ток	–	–	0,6e-пик/сек (Ta = 25°C) (тип.)
Режим работы дисплея в реальном времени ¹ (макс. кол-во кадров в секунду)	Все пиксели (2880x2048): 15 кадров в секунду 2 вертикальных и 2 горизонтальных пикселя в среднем (1440x1024): 30 кадров в секунду	Все пиксели (4908x3264): 6 кадров в секунду 3x3 пикселя в среднем (1636x1088): 45 кадров в секунду	
Длительность экспозиции	100 мкс ~ 30 сек	100 мкс ~ 120 сек	
Режим фотометрии	Усредненная фотометрия: средняя интенсивность на участке фотометрии. Пиковая фотометрия: максимальная интенсивность на участке фотометрии		
Определение экспозиции	Однократная автоматическая экспозиция: длительность экспозиции настраивается автоматически для однократного использования при оптимальном диапазоне камеры. Длительная автоматическая экспозиция: настройка автоматической экспозиции осуществляется непрерывно в целях сохранения экспозиции камеры. Ручная экспозиция: длительность экспозиции и итоговые настройки выбираются вручную		
Корректирование экспозиции	±1 EV, шаг: 1/6 EV		
Интерфейс	USB3.0 (совместим с ПК, DS-L ²) x 1, внешний триггер x 1		
Питание	100AC-240В, 50Гц/60Гц		
Потребление энергии	4,8Вт	13Вт	24Вт
Размеры	100 (Ш) x 66 (Г) x 65 (В) мм	105 (Ш) x 134 (Г) x 153 (В) мм	
Вес	400 г (примерно)	1200 г (примерно)	
Требования к окружающей среде	0-40°C, 60% макс. относительной влажности (без образования конденсата)		0-30°C, 80% макс. относительной влажности 30-40°C, 60% макс. относительной влажности (без образования конденсата)

*1: Максимальная частота кадров зависит от продолжительности экспозиции.


*2: Возможность подключать DS-Ri2 к DS-L4 появится в январе 2017 года.

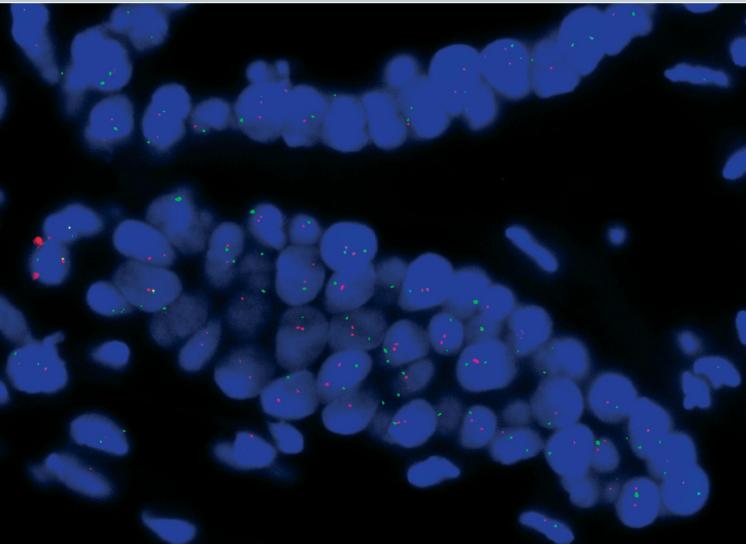

Высокая чувствительность, низкий уровень шума

Квантовая эффективность и уровень шума были значительно улучшены, обеспечив лучшую, чем раньше возможность для захвата флуоресцентных изображений с улучшением соотношения сигнал/шум.

DS-Fi3 / Квантовая эффективность

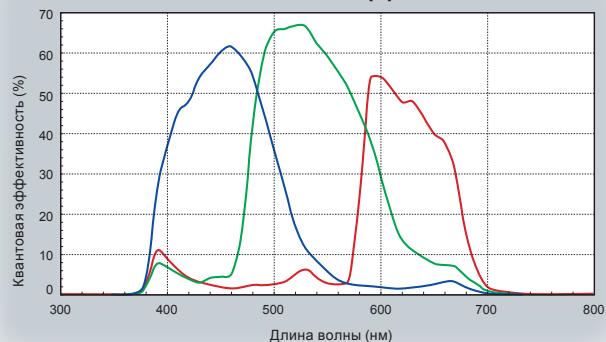

Рак молочной железы, метод FISH (объектив: CFI Plan Apochromat 100xOil)
Фотография представлена с разрешения Хиронао Кусакари (Hironao Kusakari), Диагностика патологий, Больница университета Св.Марии


Высокоскоростной дисплей

Быстрая передача данных через USB3.0 означает мгновенное и бесперебойное обновление изображений даже при полном разрешении при поиске образца или фокусировании.



Отличное цветовоспроизведение

Продукция компании Nikon хорошо известна своей способностью к прекрасному и реалистичному цветовоспроизведению. Компания также славится разработкой лучших алгоритмов для получения результатов, которые выглядят как реальные образцы. Такие алгоритмы используются во всех цветных цифровых камерах серии Digital sight.

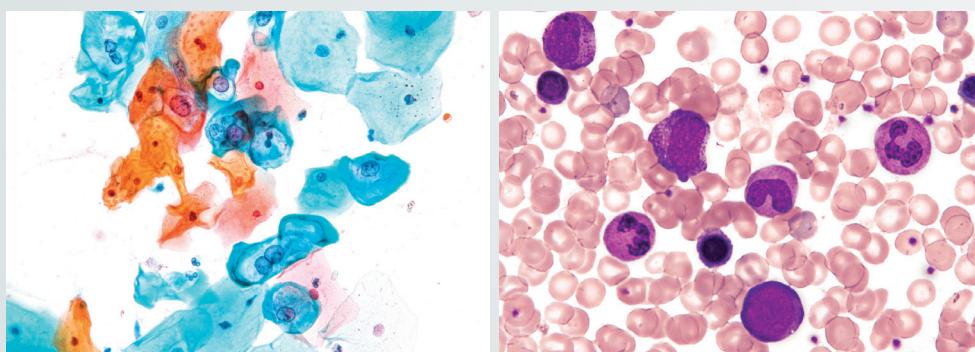

Слева: шейка матки, окрашивание по Папаниколау (объектив: CFI Plan Apochromat λ60xOil).

Фотография представлена с разрешения Казухиро Мита (Kazuhiro Mita), Отделение патологий, Больница университета г. Йокогамы.

Справа: костный мозг (объектив: CFI Plan Apochromat NGG 40x).

Фотография представлена с разрешения Отдела клинической лаборатории, Больница университета г. Йокогамы.


Управление камерой

Камера DS-Fi3 подключается к персональному компьютеру непосредственно при помощи интерфейса USB3.0. Для получения снимка используется программное обеспечение NIS-Elements.

Высокий динамический диапазон (HDR)

Ar Option Br D

HDR создает изображение подходящей яркости темных и светлых участков образца путем комбинации нескольких снимков, полученных при разных экспозициях. Снимок с высоким динамическим диапазоном также можно получить из нескольких кадров.

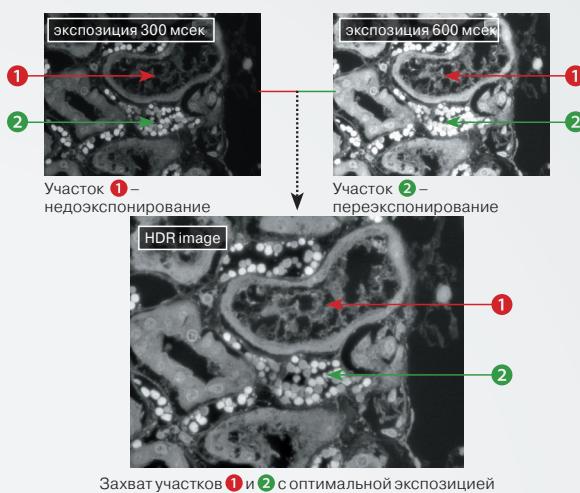


Захват участков 1 и 2 с оптимальной экспозицией

Увеличенная глубина фокуса (EDF)

Option Ar Br D

EDF создает одно четкое изображение из снимков с разным фокусированием. Такие снимки можно получить, просто повернув ручку фокусировки.

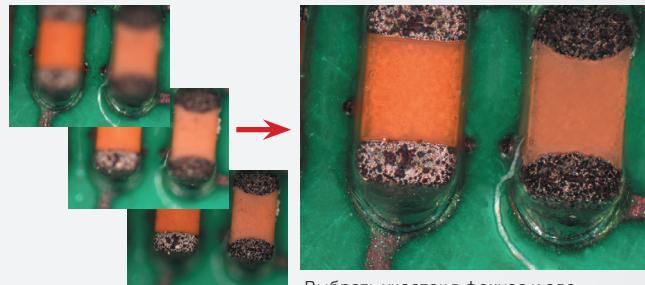


Выбрать участок в фокусе и сделать один снимок с расширенным фокусированием.

Сшивка снимков (большое изображение)

Option Ar Br D

Сшивка нескольких изображений в одно дает возможность получить изображение большого поля. Также можно сшить уже имеющиеся снимки.

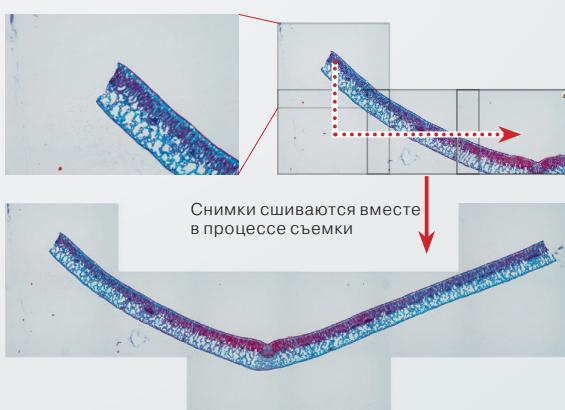

Измерения в ручном режиме и аннотирование снимков

Ar Br D


Ручной режим измерений дает возможность легко определить длину и площадь какого-либо участка при помощи прочерчивания линий или объектов прямо на снимке. Результаты можно прикрепить непосредственно на снимок либо экспортовать в формате текстового или excel-файла.



Измерения в автоматическом режиме (подсчет объектов)

Ar Br Option D


При автоматическом измерении выполняется бинаризация снимков на основе предварительно заданных ранее предельных значений с целью определения количества, области, яркости и т.д. идентифицированных объектов.

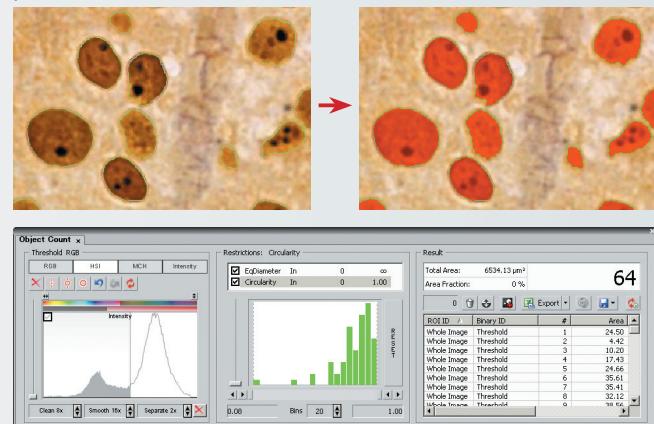

Анализ зернистости

Option Ar Br D


В ходе анализа выявляются и определяются размеры зерен на одной или двух фазах образца в соответствии с требованиями стандартов JIS G0551 или ASTM E112-96/E1382-97.

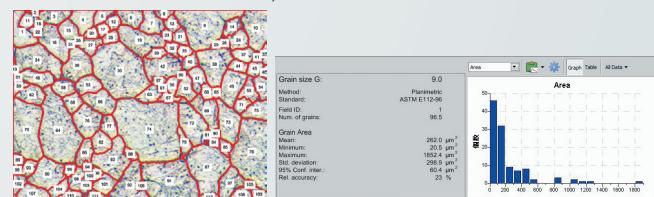

Анализ чугуна

Option Ar Br D

В рамках данного анализа выявляется, подвергается количественному измерению и классификации содержание углерода в образцах с учетом поправки на углерод в соответствии с требованиями стандартов JIS G5502 или ASTM A247-06.

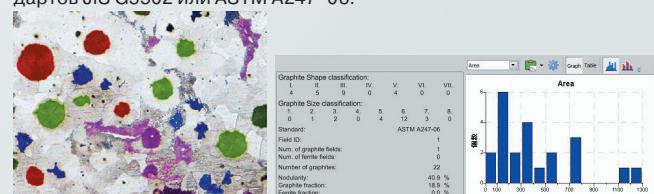

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и модифицировать оборудование без уведомления и принятия на себя каких-либо обязательств. Сентябрь, 2016 г.

©2004-2016 NIKON CORPORATION

Примечание: экспорт продукции* из данного каталога попадает под действие закона Японии «Об обмене валюты и внешней торговле».

Экспорт продукции из Японии регулируется обязательными процедурами экспорта.

* термин «продукция» означает аппаратно-техническое обеспечение и прилагаемую техническую информацию (в том числе программное обеспечение)



ВНИМАНИЕ В ЦЕЛЯХ КОРРЕКТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО НАЧАЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ПРИЛАГАЕМЫХ ИНСТРУКЦИЙ



NIKON CORPORATION

Япония, 108-6290 Токио, Минато-ку, Конан
Шинагава Интерсити Тауэр С, 2-15-3
Отдел по работе с микроскопической техникой, тел.: +81-3-6433-3705, факс: +81-3-6433-37-85
Отдел по работе с промышленной метрологией, тел.: +81-3-6433-3701, факс: +81-3-6433-3
<http://www.nikon.com/instruments/>



Сертификация ISO 9001
для «NIKON CORPORATION»
Отдел по работе с микроскопической техникой



Сертификация ISO 14001
для «NIKON CORPORATION»
Отдел по работе с промышленной метрологией

NIKON INSTRUMENTS INC.

1300 Walt Whitman Road, Melville, N.Y. 11747-3064, U.S.A.
phone: +1-631-547-8500; +1-800-52-NIKON (within the U.S.A. only)
fax: +1-631-547-0306
<http://www.nikoninstruments.com/>

NIKON METROLOGY, INC.

12701 Grand River Avenue, Brighton, MI 48116 U.S.A.
phone: +1-810-220-4360 fax: +1-810-220-4300
E-mail: Sales.US.NM@nikon.com
<http://www.nikometrology.com/>

NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V.

Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
phone: +31-20-7099-000 fax: +31-20-7099-298
<http://www.nikoninstruments.eu/>

NIKON METROLOGY EUROPE NV

Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven, Belgium
phone: +32-16-74-01-00 fax: +32-16-74-01-03
Email: Sales.Europe.NM@nikon.com
<http://www.nikometrology.com/>

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD.

CHINA phone: +86-21-6841-2050 fax: +86-21-6841-2060
(Beijing branch) phone: +86-10-5831-2028 fax: +86-10-5831-2026
(Guangzhou branch) phone: +86-20-3882-0550 fax: +86-20-3882-0580

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO., LTD.

KOREA phone: +82-2-2186-8400 fax: +82-2-555-4415

NIKON SINGAPORE PTE LTD.

SINGAPORE phone: +65-6559-3651 fax: +65-6559-3668

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.

MALAYSIA phone: +60-3-7809-3688 fax: +60-3-7809-3633

PT. NIKON INDONESIA

INDONESIA phone: +62-21-574-6262 fax: +62-21-574-6363

Nikon Sales (Thailand) Co., Ltd.

THAILAND phone: +66-2633-5100 fax: +66-2633-5191

NIKON INDIA PRIVATE LIMITED

INDIA phone: +91-124-4688500 fax: +91-124-4688527

NIKON CANADA INC.

CANADA phone: +1-905-602-9676 fax: +1-905-602-9953

NIKON INSTRUMENTS S.p.A.

ITALY phone: +39-55-300-96-01 fax: +39-55-30-09-93

NIKON AG

SWITZERLAND phone: +41-43-277-28-67 fax: +41-43-277-28-61

NIKON GMBH AUSTRIA

AUSTRIA phone: +43-1-972-6111-00 fax: +43-1-972-6111-40

NIKON BELUX

BELGIUM phone: +32-2-705-56-65 fax: +32-2-726-66-45

NIKON UK LTD.

UNITED KINGDOM phone: +44-208-247-1717 fax: +44-208-541-4584

NIKON METROLOGY UK LTD.

UNITED KINGDOM phone: +44-1332-811-349 fax: +44-1332-639-881

E-mail: Sales.UK.NM@nikon.com

NIKON FRANCE S.A.S.

FRANCE phone: +33-1-4516-45-16 fax: +33-1-4516-45-55

NIKON METROLOGY SARL

FRANCE phone: +33-1-60-86-09-76 fax: +33-1-60-86-57-35

E-mail: Sales.France.NM@nikon.com

NIKON GMBH

GERMANY phone: +49-211-941-42-20 fax: +49-211-941-43-22

NIKON METROLOGY GMBH

GERMANY phone: +49-6023-91733-0 fax: +49-6023-91733-229

E-mail: Sales.Germany.NM@nikon.com

Официальный дистрибутор Nikon

в России и странах СНГ

TOMAS TOKYO BOEKI GROUP

Россия, 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2
тел: +7 (495) 223-40-00 факс: +7 (495) 223-40-01

<http://www.tokyo-boekiru> email: systems@tokyo-boekiru